

脂肪酸合成酶 (Fatty acid synthetase, FAS) 试剂盒说明书

(货号:G0923W 微板法 48 样)

一、产品简介:

脂肪酸合成酶 (FAS, EC 2.3.1.85) 是脂肪酸合成关键酶, 催化乙酰辅酶 A 和丙二酰辅酶 A 而生成长链脂肪酸。FAS 普遍表达于各种组织细胞中, 在哺乳动物肝、肾、脑、肺和乳腺以及脂肪组织中表达丰富。

FAS 催化乙酰 CoA、丙二酰 CoA 和 NADPH 生成长链脂肪酸和 NADP⁺; NADPH 在 340nm 有吸收峰, 通过测定 340nm 光吸收下降速率, 进而计算 FAS 活性大小。

二、测试盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 50mL×1 瓶	4℃ 保存	用前摇匀再用。
试剂一	粉剂 mg×1 支	-20℃ 保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 加 0.6mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融。
试剂二	粉剂 mg×2 支	-20℃ 保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 分别加 0.3mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融, 一周内用完。
试剂三	液体 7mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂四	粉剂 mg×1 支	4℃ 保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 加 0.6mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰。

四、脂肪酸合成酶 (FAS) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

取约 0.1g 组织 (水分充足的果实样本可取 0.2-0.3g), 加入 1mL 提取液 (用前摇匀再用), 进行冰浴匀浆, 13000rpm, 4℃ 离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4℃ 离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10⁴): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 340nm, 所有试剂解冻至室温 (25℃)。

② 在 96 孔板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	40
试剂一	10

试剂二	10
试剂三	130
混匀，室温（25℃）孵育反应 10min。	
试剂四	10
混匀，室温（25℃）于 340nm 处立即读取 A1，15min 后读取 A2。ΔA=A1-A2。	

- 【注】1. 若ΔA 值低于 0.008，可增加样本加样体积 V1（如增至 60μL，则试剂三相应减少，但需控制 A1 值低于 1.8）或延长孵育时间（如延长至 30min）再读取 A2 值。
2. 若 A1 值超过 1.8，需减少样本加样体积 V1（如减至 20μL，则试剂三相应增加），且ΔA 应小于 0.3。
3. 若下降趋势不稳定，可以每隔 20S 读取一次吸光值，选取一段线性下降的时间段来参与计算，相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按样本蛋白浓度计算：

单位定义：每毫克组织蛋白每分钟氧化 1nmol NADPH 定义为一个酶活单位。

$$\text{FAS}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot})=[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T = 107.2 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2、按样本鲜重计算：

单位定义：每克组织在每分钟内氧化 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{FAS}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 107.2 \times \Delta A \div W$$

3、按细菌/细胞数量计算：

单位定义：每 10⁴ 个细胞在每分钟内氧化 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{FAS}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell})=[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.214 \times \Delta A$$

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.04mL；

V2---反应体系总体积，2×10⁻⁴ L；

d---96 孔板光径，0.5cm；

ε---NADPH 摩尔消光系数，6.22×10³ L / mol /cm；

W---样本质量，g；

T---反应时间，15min；

500---细胞数量，百万；

Cpr---蛋白浓度（mg/mL），建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。